

L'ESTRAZIONE DEL DNA DI UN KIWI

I MATERIALI:

- > 1 kiwi
- > Grattuggia
- > Contagocce
- > 1 bicchiere di vetro
- > Sale e sapone liquido
- > Garza-alcool puro



PROCEDIMENTO:

Sbucciare il kiwi e grattugiarlo. Poi metterlo in un sacchetto e spremere il kiwi fino a ridurlo in poltiglia. Preparare la soluzione salina e con il contagocce, mettere circa 10 gocce di soluzione nel sacchetto. Fare lo stesso per il sapone. Fare un tappo per il bicchiere con la garza e fissare con un elastico. Fate colare il kiwi nel bicchiere. Versare un po' di alcool.

Nel liquido che rimane nel bicchiere sono presenti delle bollicine bianche; quest'ultime sono il DNA del kiwi.

